



Aufgabe: Einstellen der Alarmtemperatur

Diese Einstellungen müssen nur vorgenommen werden, wenn die bei Auslieferung voreingestellten Parameter verändert wurden. Vergleichen Sie die Werte mit dem Prüfprotokoll!

1. Bild-Taste drücken, bis oben: „Al“ erscheint;
2. Parameter-Taste einmal drücken; es erscheint: „2FSH“;
3. Mehr-Taste einmal drücken; es erscheint: die bisherige programmierte Alarmtemperatur;
4. Mit Mehr/Weniger-Tasten gewünschte Alarmtemperatur wählen;

Info: Bestätigt wird der Alarmwert durch einmaliges blinken der Alarmtemperatur

Zurückkehren ins Hauptmenü:

5. Tasten 1 und 2 gleichzeitig drücken / Taste 1 so oft drücken, bis Thermoelementtemperatur erscheint.

Das war´s!